



Рекомендации по упаковке плотномеров DMA и анализаторов Alcolyzer

Перед отправкой прибора необходимо **отмыть и просушить измерительную ячейку**.



Перед упаковкой снимите белые штуцеры для ввода проб и положите их отдельно. **Это важно для сохранности измерительной ячейки при перевозке.** Также нужно отключить все кабели и разъемы.



Если на прибор установлен **автоподатчик карусельного типа** (карусельный автосамплер), то его следует **снять и упаковать отдельно**.



Прибор нужно поместить в твердую коробку и обложить со всех сторон мягким материалом. **Предпочтительно использование заводской упаковки.**