

Правила упаковки прибора Настольный монохроматический волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор содержания серы Sindie ISO



Настольный монохроматический волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор содержания серы Sindie ISO не требует особой подготовки перед отправкой в Сервисный центр. Тем не менее, желательно выполнить следующие действия:

1. Защитите колпачок отсека индикаторных ламп, (например, с помощью поролона).
2. Не оставляйте кювету с образцом в измерительной камере (в следствие ее возможной протечки).
3. Защитите экран от повреждений (например, толстым картоном),
4. Зафиксируйте крышку подачи образцов липкой лентой.
5. Не забудьте приложить провод питания.
6. Отправлять нужно только сам прибор, без дополнительных устройств, документации к нему и расходных материалов.
7. Если после ремонта планируется выполнить калибровку, следует также отправить упаковку пленки и калибровочные образцы.
8. Прибор рекомендуется упаковать в жесткую упаковку, предохраняющую его от повреждения, попадания влаги, пыли и посторонних предметов,