


Как быть, если в работе возник достаточно длинный перерыв? Ответ зависит от длительности перерыва.

1. 1-2 дня. Можно ничего не делать, просто выключить прибор и компьютер.
2. От 3 до 15 дней. Простое решение – раз в два дня включать на 30-40 минут насос высокого давления. Это можно сделать на вкладке Manual/Вручную – выбрать пункт pump/насос и щелкнуть по кнопке Вкл.
3. Более двух недель.

а) снять колонку с предколонкой и «заглушить» - на вход и выход ввернуть зеленые пластиковые заглушки.


б) колонку рекомендуется хранить в холодильнике, при температуре +8 °С, это продлевает срок службы.

в) вместо колонки установить переходник 6.2744.040

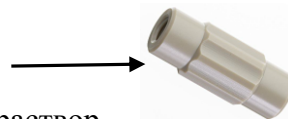

г) вместо элюента залить в бутылку слабый спиртовой раствор (20-30%) и включить насос высокого давления на 30-40 минут для прокачки раствора по системе.

д) для возврата к нормальной работе прокачать через систему элюент в течение 1 часа, затем снять переходник и установить на место колонку.

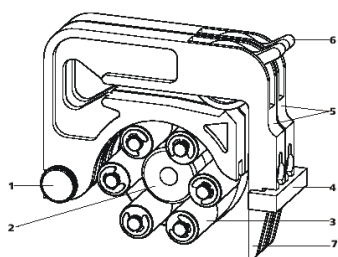

В любом из перечисленных вариантов полезно снять нагрузку с трубок перистальтического насоса, это существенно продлевает срок их службы:

1. Отметьте маркером текущую позицию рычагов б.
2. Переведите оба рычага в крайнее нижнее положение.
3. Для возврата к нормальной работе верните рычаги в отмеченное положение.