

Рентгено-флуоресцентные анализаторы Lab-X 3000/3500 не требуют особой подготовки. Тем не менее, желательно выполнить следующие действия:



1. Защитите колпачок отсека индикаторных ламп (1), например – с помощью поролона.
2. Не оставляйте кювету и защитное окошко в измерительном отсеке. Крышку отсека (2) отправлять не нужно.
3. Удалите все из отсека принтера, зафиксируйте крышку (3) липкой лентой.

Для новых моделей, выпущенных после 2012 г (4) – вытащите ключ блокировки рентгеновской трубки и вложите в сопроводительные документы.

Отправлять нужно только сам прибор, без дополнительных устройств и расходных материалов. Если после ремонта планируется выполнить калибровку, следует также отправить один ролик пленки и установочные образцы (SUS).